

MODALITES DE PRELEVEMENTS
MP 9 - Version 02

1 MATÉRIEL NÉCESSAIRE

- ✎ Gélose contact flore totale (boîte de contact mixte Ø55 mm) pour les prélèvements au couvoir.
- ✎ Gélose contact streptocoques fécaux pour les prélèvements en bâtiment d'élevage reproducteur ou de production (boîte de contact Slanetz, enterocount, Ø55 mm).
- ✎ Gélose contact coliformes (boîte de contact VRBL, Ø55 mm).
- ✎ Gélose contact entérobactéries (boîte de contact VRBG, Ø55 mm).
- ✎ Gélose contact *Pseudomonas* (boîte de contact au cétrimide, Ø55 mm).
- ✎ Gélose contact *Aspergillus* (boîte de contact Sabouraud, Ø55 mm).

2 CONSERVATION DU MATÉRIEL DE PRÉLÈVEMENT

Conserver les géloses à 5 °C ± 3 °C.

Ne pas utiliser après la date d'expiration indiquée sur la gélose.

3 MODALITÉS DE PRÉLÈVEMENT

- ✎ Appliquer sans frotter la gélose à la limite de l'écrasement pendant 5 secondes sur la surface (sèche) à prélever.
- ✎ Scotcher le couvercle sur la boîte de contact.
- ✎ Identifier la gélose au feutre indélébile ou par une étiquette autocollante.

4 CONDITIONNEMENT ET ACHÈMEMENT DES PRÉLÈVEMENTS AU LABORATOIRE

- ✎ Dépôt au laboratoire ou expédition dans les meilleurs délais dans un emballage soigneusement fermé (enveloppe ou glacière, idéalement isotherme).

À RETENIR

1. Ne pas appliquer sur des surfaces humides.
2. Ne pas écraser la gélose contre la surface à prélever.